

默瑞（上海）生物科技有限公司

膜系列产品介绍

产品目录

压敏胶系列	1.01	MRDC795	QPCR荧光定量压敏膜（对标3M9795R, ABI : 4311971、Axygen: UC-500
	1.02	MRDC795-A	48孔荧光定量压敏膜
	1.03	MRDC795-2	卷膜-荧光定量压敏膜
	1.04	MRDC795-3	微流控芯片封装压敏膜
自粘胶系列	2.01	MRDC793S	PCR高粘高透封板膜
	2.02	MRDC793-1D	PCR高粘高透封板膜
	2.03	MRDC793HS	耐150℃高温QPCR封板膜
	2.04	MRDC793HY	高粘性QPCR封板膜（对标BioRad: MSB1001
	2.05	MRDC793D	数字自粘封板膜
	2.06	MRDC793-#	十字口 自粘封板膜
	2.07	MRDC793T	微透气封板膜
	2.08	MRDC793T-1	高透气封板膜
	2.09	MRDC793L	低粘性封板膜
	2.10	MRDC793W	白色遮光封板膜
	2.11	MRDC793B	黑色遮光封板膜
	2.12	MRDC793HM	酶标板封板膜
	2.13	MRDC792N-1	易撕-可穿刺自粘铝箔封板膜
	2.14	MRDC792N-2	可穿刺-自粘铝箔封板膜（对标ABI: QS0507）
热封胶系列	3.01	MRDC792	易撕-光面铝箔热封膜（110um）
	3.02	MRDC792C	可穿刺-铝箔热封膜（100um）
	3.03	MRDC792S	强力-铝箔热封膜（120um）（耐DMSO溶剂，对标4Titude0592、Vitl-V901004）
	3.04	MRDC792Y	易撕-压纹铝箔热封膜（110um）
	3.05	MRDC792PS	PS铝箔热封膜
	3.06	MRDC792-1	易撕-铝箔热封膜（50um）（耐DMSO溶剂，对标4Titude0585）
	3.07	MRDC792C-1	可穿刺-铝箔热封膜（35um）（耐DMSO溶剂，对标4Titude0530/Vitl-V901003）
	3.08	MRDC792C-1B	可穿刺-铝箔热封膜（35um）（耐DMSO溶剂，对标4Titude0530/Vitl-V901003）
	3.09	MRDC792C-20	可穿刺-铝箔热封膜（25um）（耐DMSO溶剂，对标Vitl-V901002 ）
	3.10	MRDC796	热敏高透封板膜
	3.11	MRDC796T	透气热封膜
	3.12	MRDC796H	PP透明热封膜（50um）
	3.13	MRDC796F	PP透明热封膜（90um）
	3.14	MRDC796TM	透明热封膜
	3.15		卷膜-铝箔热封膜
其他系列	4.01	MRDC799	可重复使用PCR密封垫（对标BioRad: MSP1003）
	4.02	MRDC797GL	手持硅胶滚
	4.02	MRDC797GK	贴膜刮卡

压敏胶系列

1.01 QPCR荧光定量压敏膜

产品名称：QPCR荧光定量压敏膜

产品型号：MRDC795

对标品牌：3M-9795R；ABI-4311971；Axygen UC-500

常规尺寸：140mm*80 (可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 不卷曲，不弯曲，不留胶；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 无自发荧光，初粘极低，不粘手套，不粘灰尘，施压后变得强粘性；
- 极强粘性吸附，密封性好，可在热循环过程或样品保存过程中有效防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染；

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于384/96孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

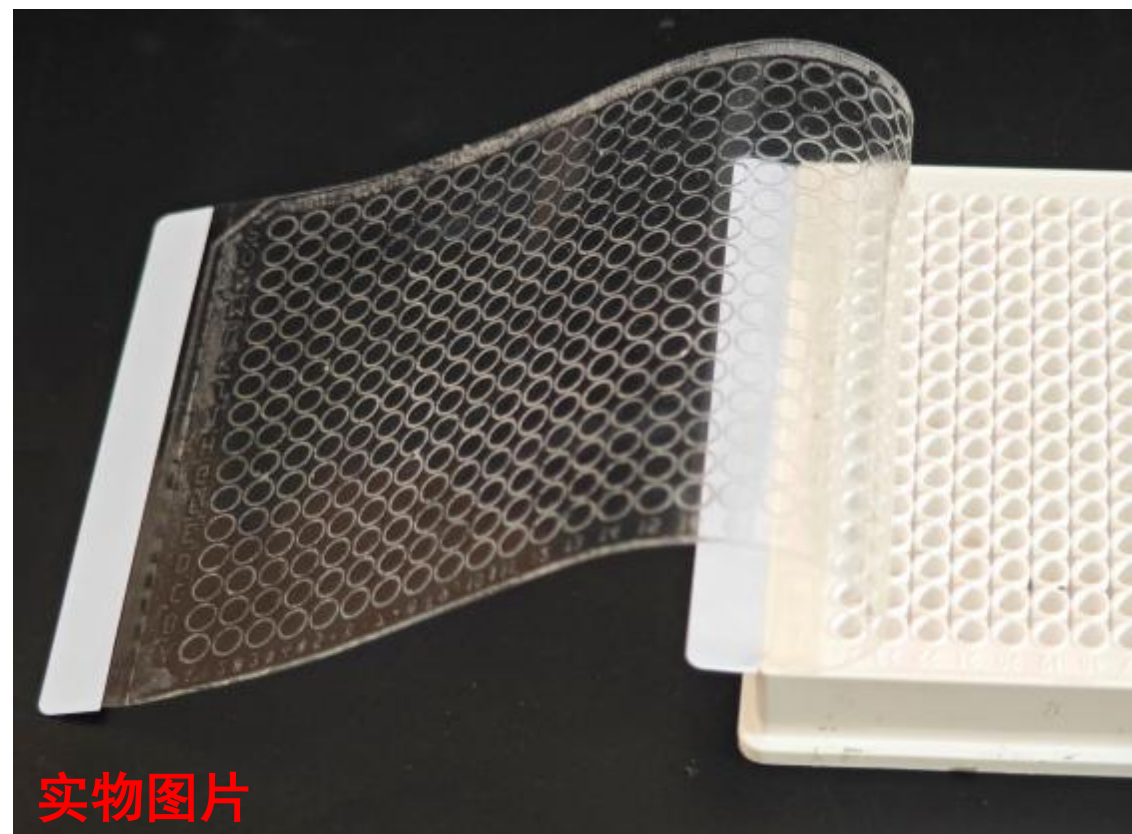

压敏胶系列

1.02 48孔荧光定量压敏膜

产品名称：48孔荧光定量压敏膜

产品型号：MRDC795-A

常规尺寸：80mm*70mm

使用厚度：120±10

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 适合手工、冷压、滚压、热压等多种封膜方案；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 无自发荧光，初粘极低，不粘手套，不粘灰尘，施压后变得强粘性；
- 极强粘性吸附，密封性好，可在热循环过程或样品保存过程中有效防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染；

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于24/48/96/384孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

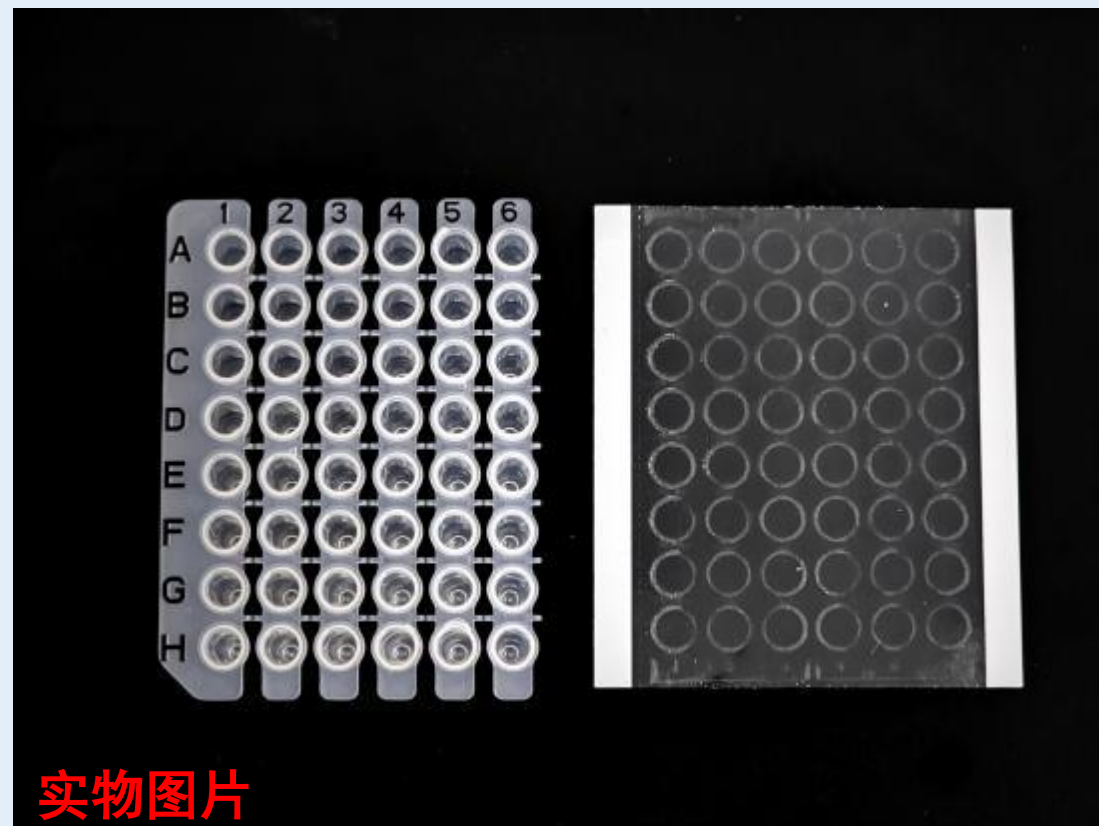

压敏胶系列

1.03 卷膜-荧光定量压敏膜

产品名称：卷膜-荧光压敏膜

产品型号：MRDC795

对标品牌：3M-9795R；ABI-4311971；Axygen UC-500

常规尺寸：80mm*200m (可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：1卷/箱

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 不卷曲，不弯曲，不留胶；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 无自发荧光，初粘极低，不粘手套，不粘灰尘，施压后变得强粘性；
 - 极强粘性吸附，密封性好，可在热循环过程或样品保存过程中有效防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染；

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于384/96孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

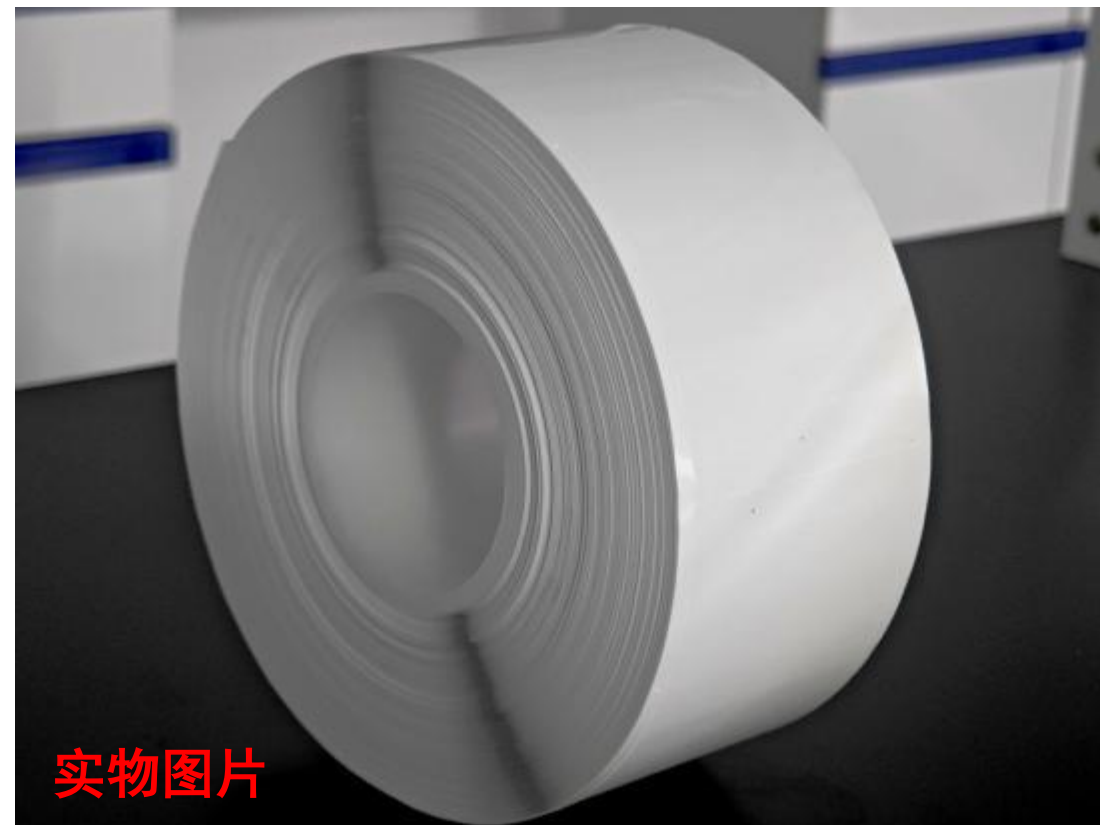

实物图片

1.04 微流控芯片封装压敏膜

产品名称：微流控芯片封装压敏膜

产品型号：MRDC795-3

对标品牌：3M-9795R / ARseal-90697

常规尺寸：定制尺寸

使用厚度：100±10um

耐受温度：-20~120℃

产品包装：定制包装

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 不卷曲，不弯曲；
- 惰性胶层，生物相容性稳定；
- 可封PP、PE、PS、PC材质芯片；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 高粘性，能与大部分芯片材料牢固粘接；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 无自发荧光，初粘极低，不粘手套，不粘灰尘，施压后变得强粘性；

产品应用：

- 各种微流控圆盘、扇形芯片、卡条、卡盒等流道芯片封装；



自粘胶系列

2.01 PCR高粘高透封板膜

产品名称：PCR高粘高透封板膜

产品型号：MRDC793S (双撕手)

常规尺寸：137mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- **经济型、自粘型；**
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于24/48/96/384孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

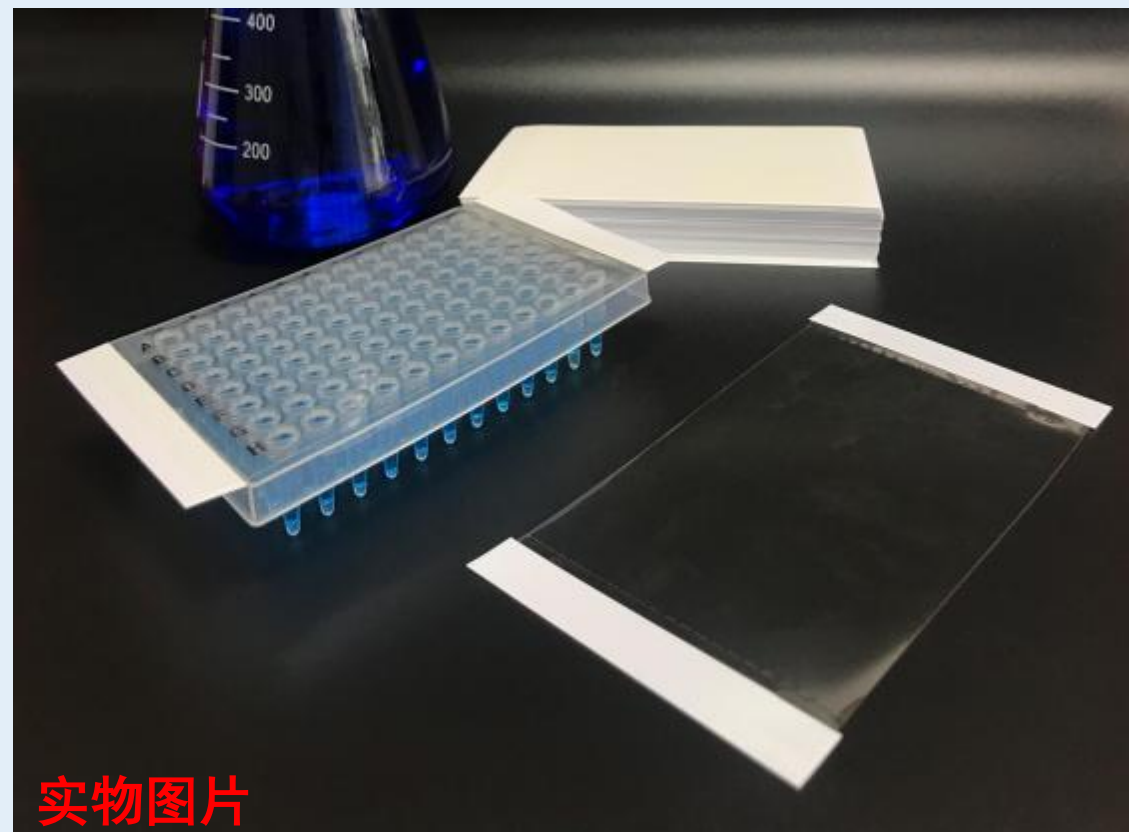

实物图片

自粘胶系列

2.02 PCR高粘高透封板膜

产品名称：PCR高粘高透封板膜

产品型号：MRDC793-1D (单撕手)

常规尺寸：133mm*84mm (可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- **经济型、自粘型；**
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于24/48/96/384孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

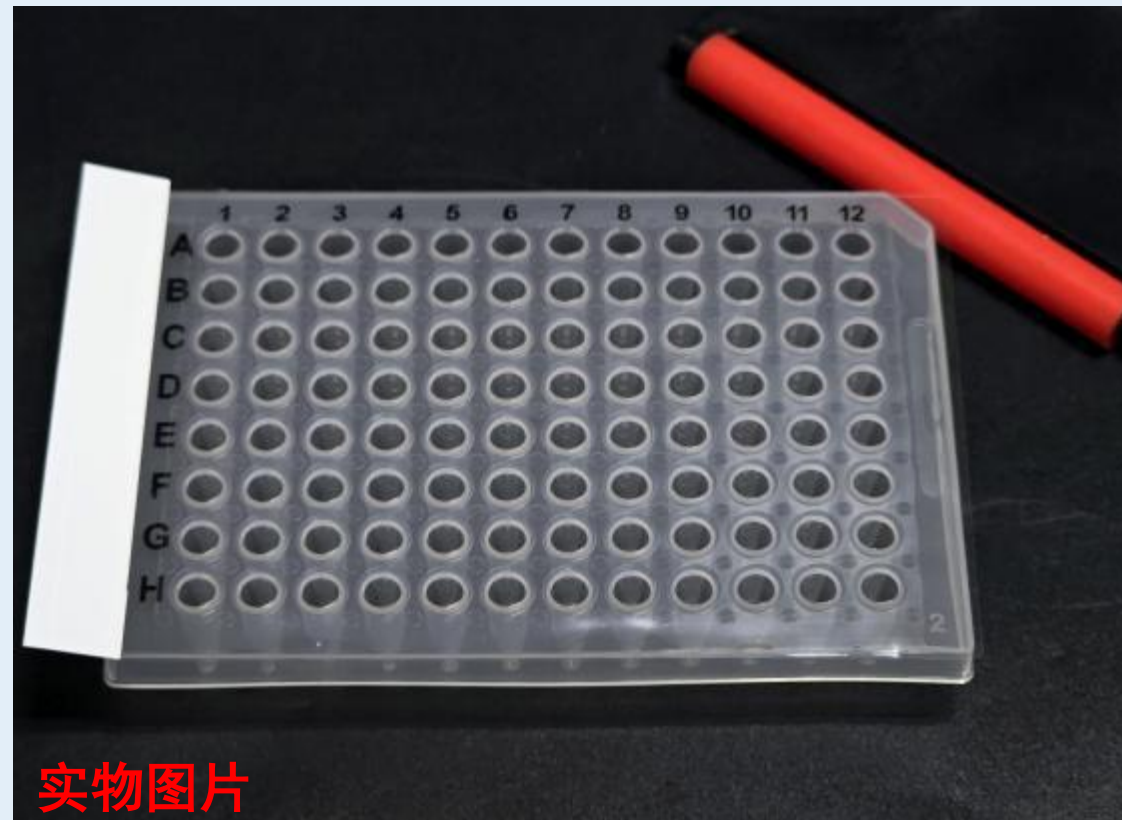

实物图片

自粘胶系列

2.03 耐150℃高温QPCR封板膜

产品名称：耐150℃高温QPCR封板膜

产品型号：MRDC793HS

常规尺寸：137mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：190±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 自粘型，耐150℃高温热压封膜；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于24/48/96/384孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

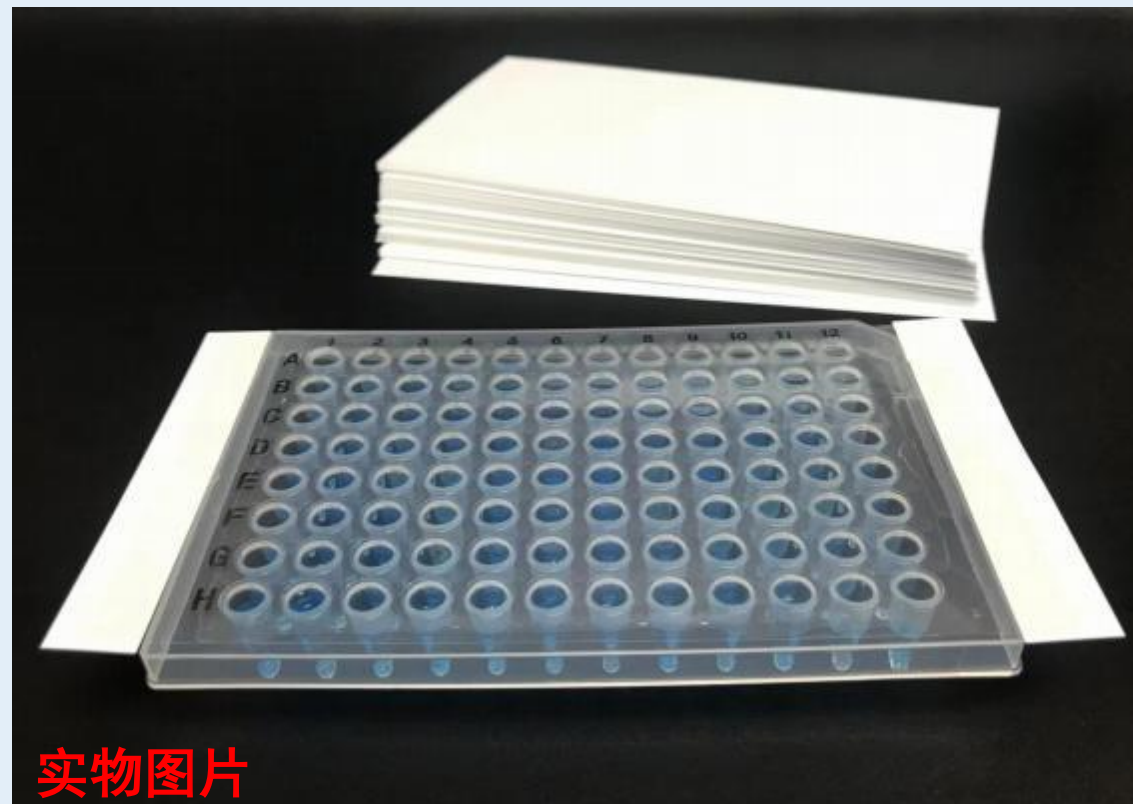

实物图片

自粘胶系列

2.04 高粘性QPCR封板膜

产品名称：高粘性QPCR封板膜

产品型号：MRDC793HY

对标品牌：Bio Rad-MSB1001

常规尺寸：137mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：190±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 自粘型，耐150℃高温热压封膜；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR等检测，适用于24/48/96/384孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

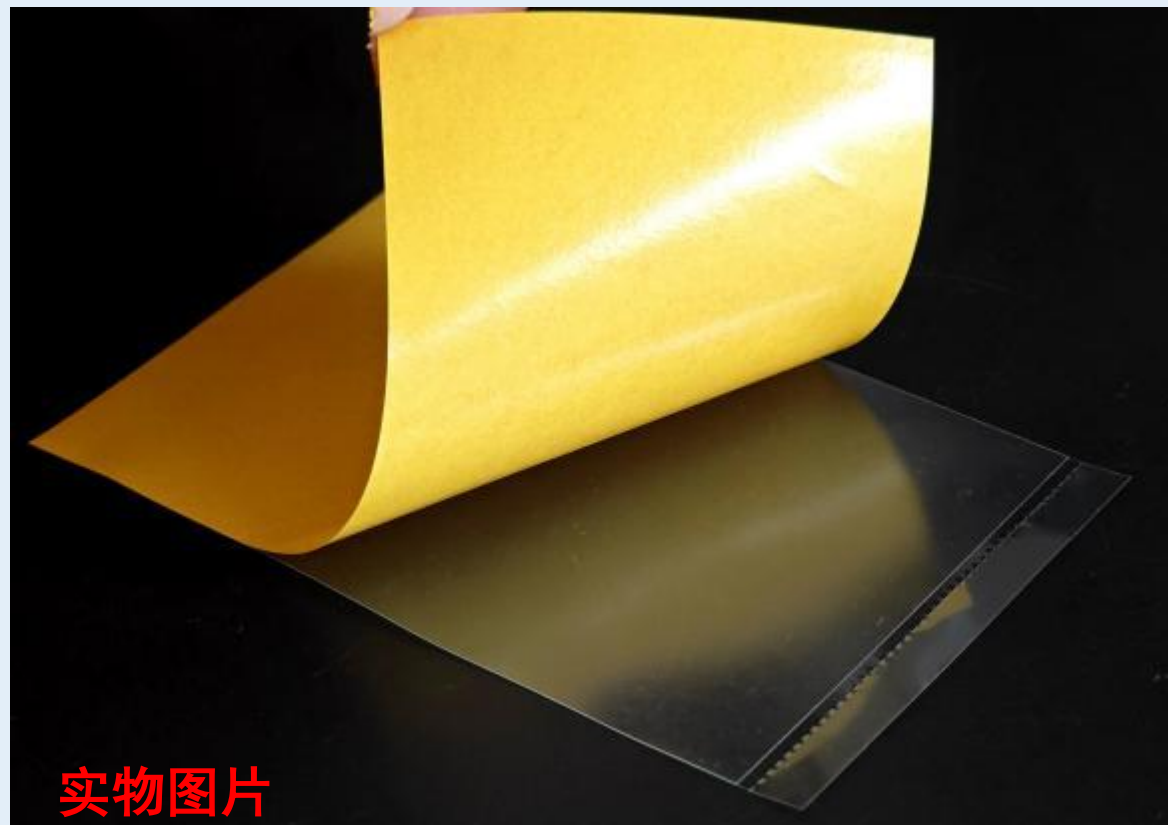

自粘胶系列

2.05 数字自粘封板膜

产品名称：数字自粘封板膜

产品型号：MRDC793D

常规尺寸：136mm*83mm

使用厚度：190±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配刮卡20块

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 经济型、自粘型；
- 每个孔有对应数字，方便实验记录；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于PCR检测、Elisa、酶标检测等实验，适用于24/48/96/384孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

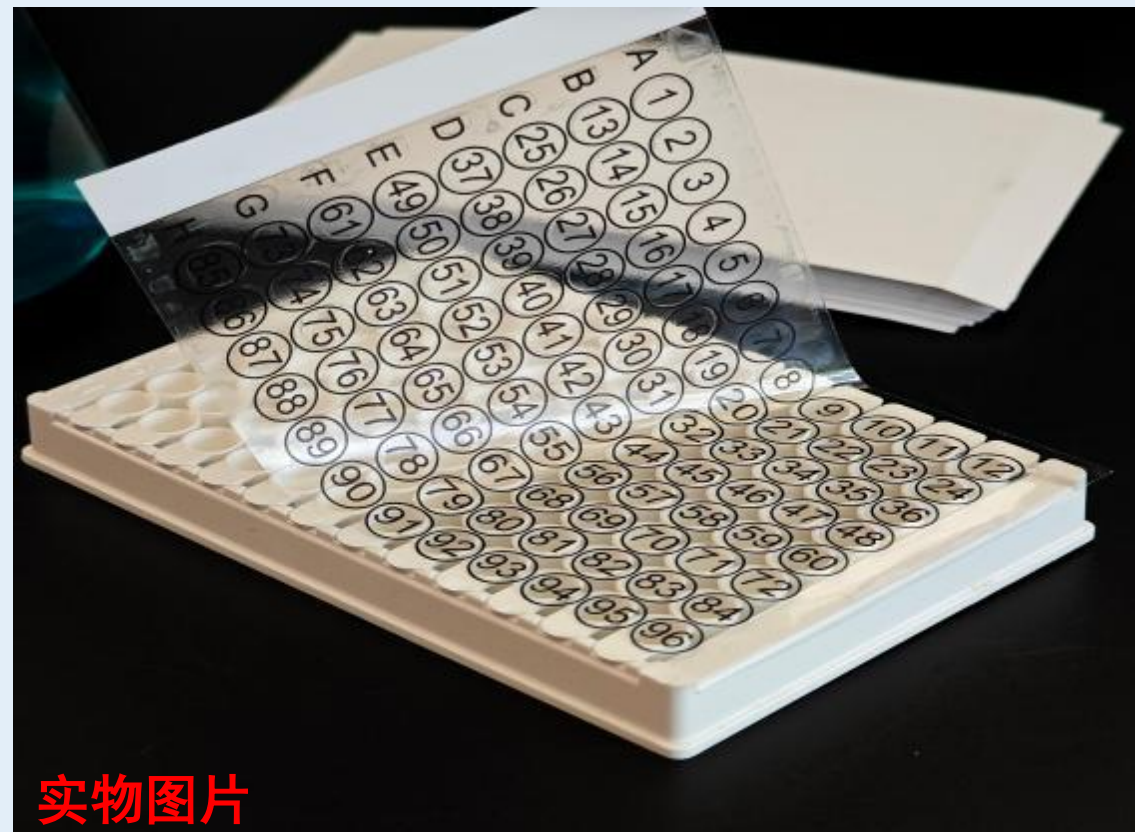

实物图片

产品名称：十字口自粘封板膜

产品型号：MRDC793-#

常规尺寸：137mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-20~80℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 预切“+”形成四个襟翼，防止探头和吸头堵塞；
- 襟翼可恢复原始位置，继续起到保护作用；
- 添加试剂的过程中保护样品免受污染；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 自动化设备操作，色谱仪自动取样。

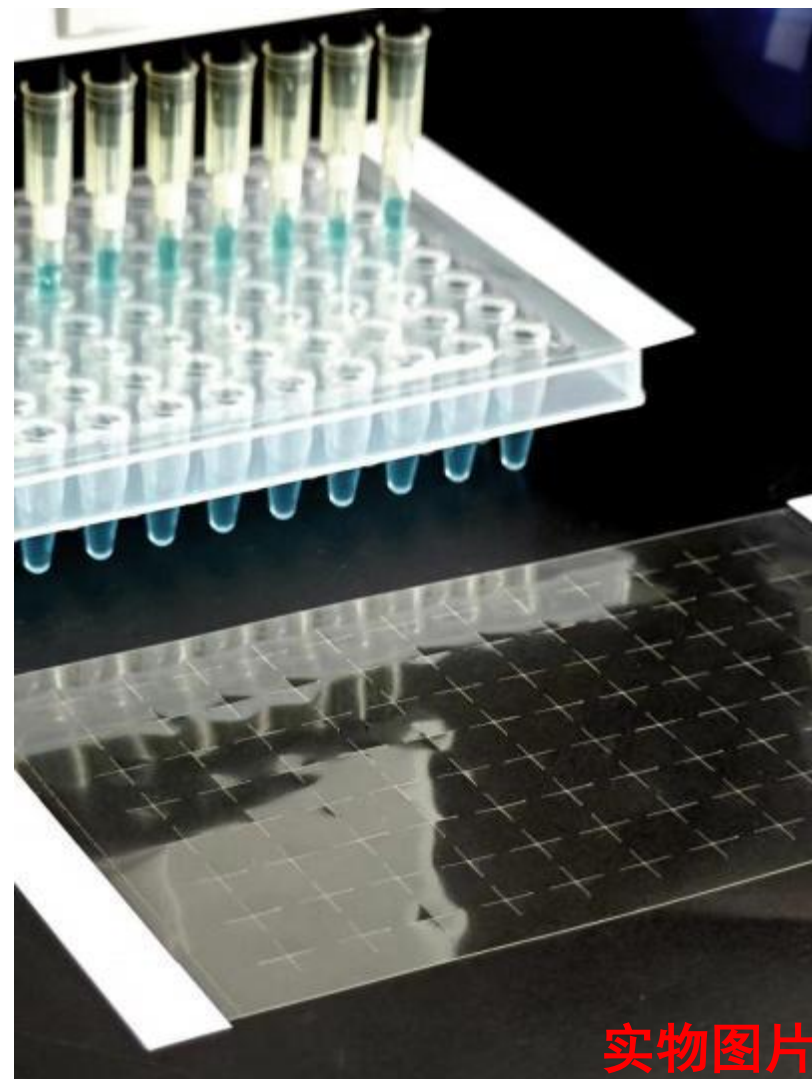

实物图片

产品名称：微透气封板膜

产品型号：MRDC793T

常规尺寸：133mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：90±10um

耐受温度：-20~60℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 疏水型，有效阻隔污染源；
- 自粘型，粘性好，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 孔径十分微小，可实现气体交换且有效阻止样本的蒸发；

产品应用：

- 用于各种微孔板有氧培养，蛋白诱导实验，细胞等培养实验；不能用于长时间样品密封保存。

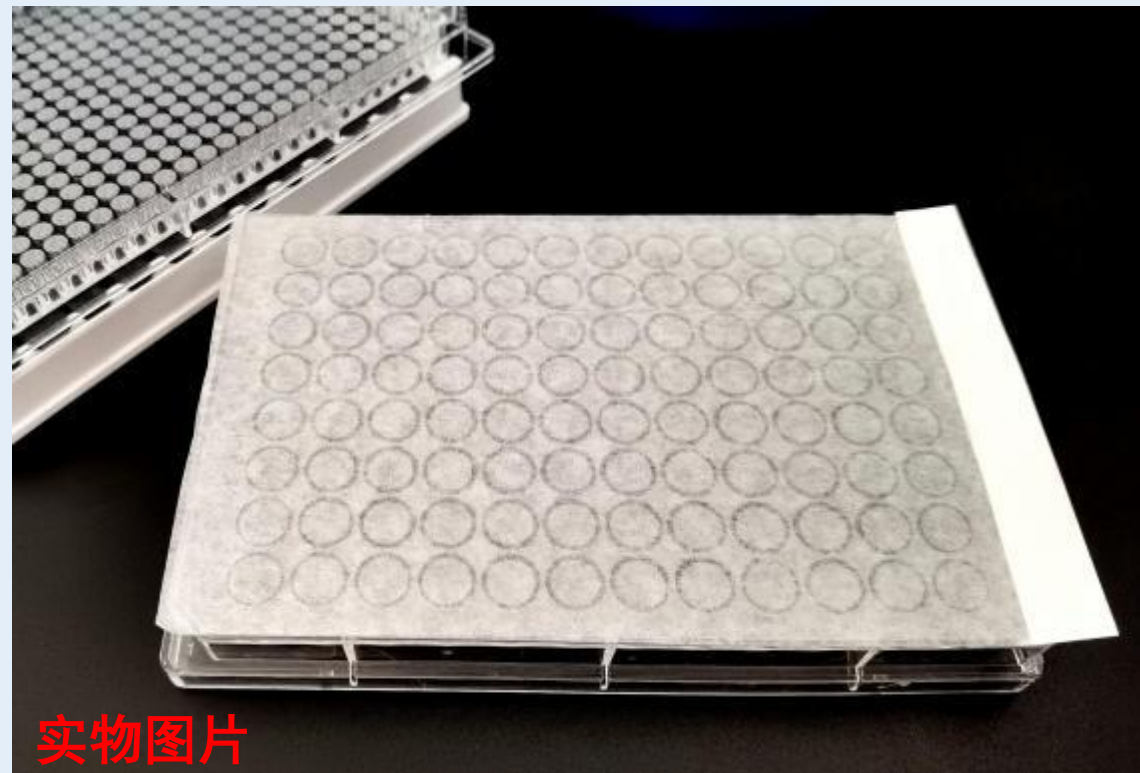

实物图片

产品名称：高透气封板膜

产品型号：MRDC793T-1

常规尺寸：133mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：130±10um

耐受温度：-20~60℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 疏水型，有效阻隔污染源；
- 自粘型，粘性好，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 孔径较大，透气率更大，可实现气体交换且有效阻止样本的蒸发；

产品应用：

- 用于各种微孔板有氧培养，蛋白诱导实验，细胞等培养实验；不能用于长时间样品密封保存。

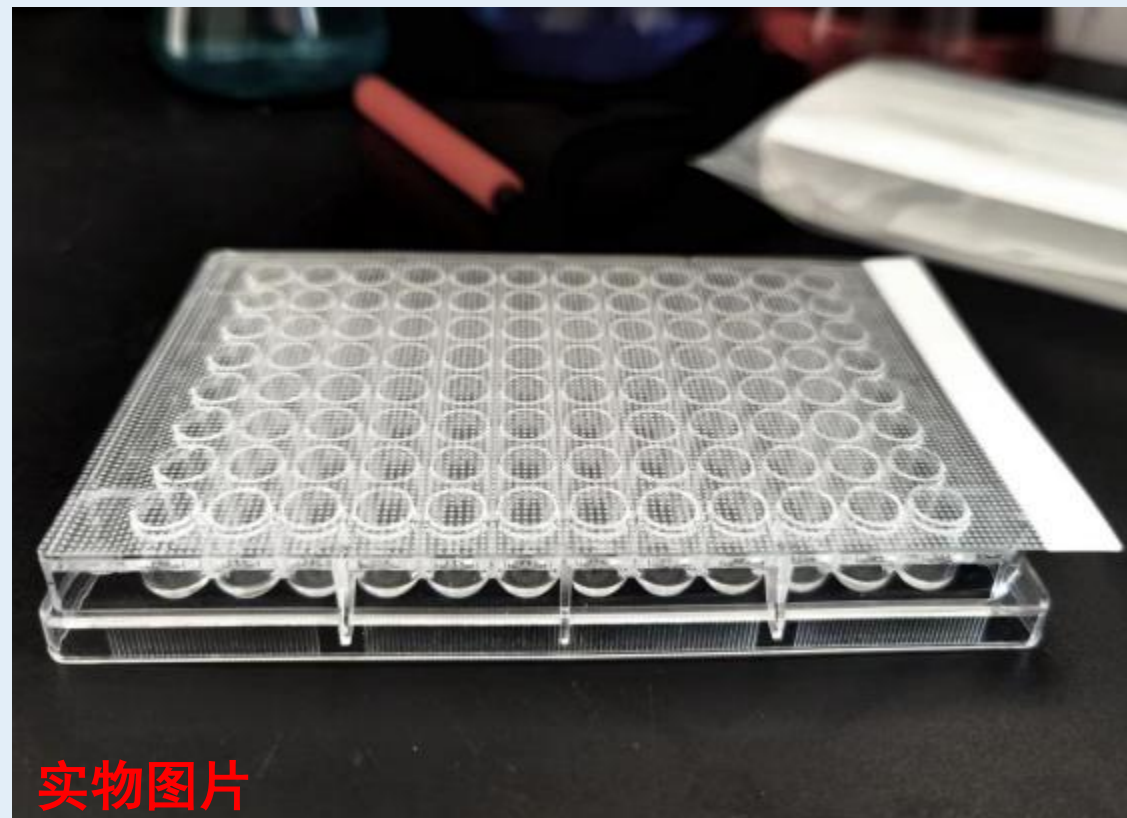

产品名称：低粘性封板膜

产品型号：MRDC793L

常规尺寸：142mm*83mm (可定制尺寸)

使用厚度：75±10um

耐受温度：-20~60℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配10块刮卡

产品特点：

- 低粘性，可以反复撕贴；
- 自粘型，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于各种微孔板短时间密封存储，防止蒸发污染，不能用于长时间样品密封保存。

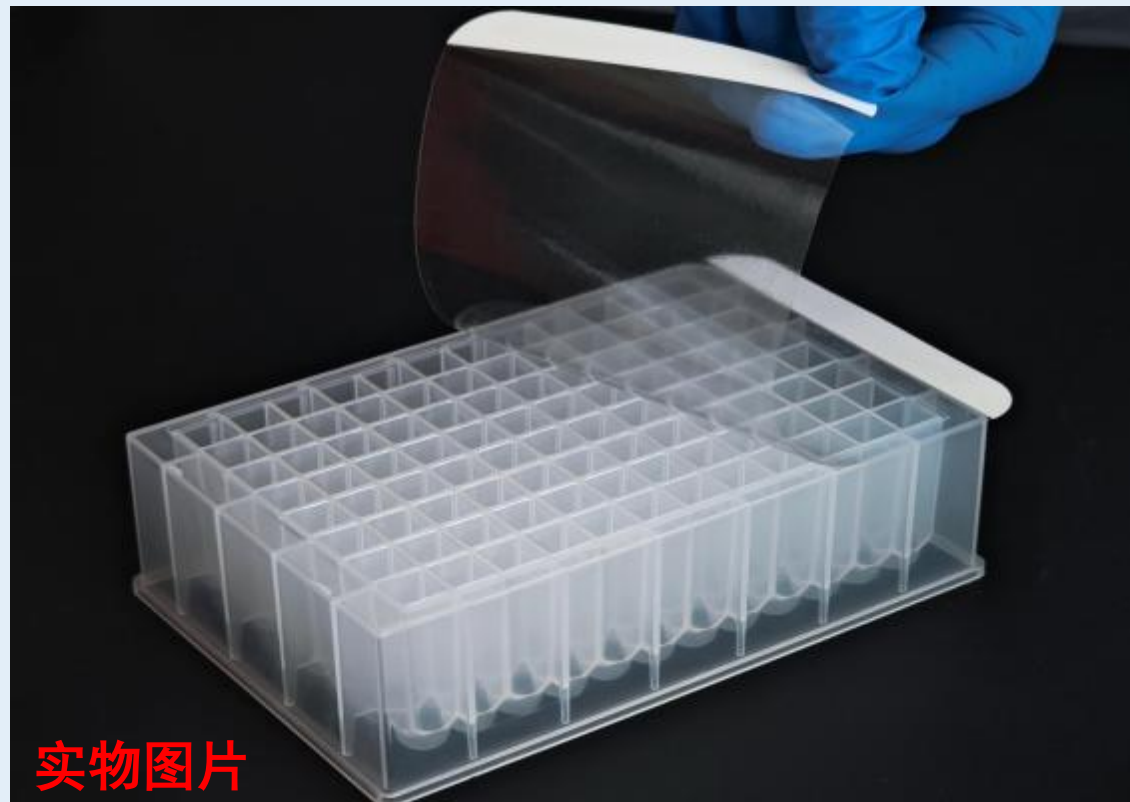

实物图片

产品名称：白色遮光封板膜

产品型号：MRDC793W

常规尺寸：133mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：75±10um

耐受温度：-20~60℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配刮卡20块

产品特点：

- 避光率：≥96%；
- 适合反光、遮光实验；
- 粘性好，PVC材质，可以反复撕贴3~5次；
- 自粘型，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于各种微孔板短时间密封存储，防止蒸发污染，适用于化学发光、荧光等避光实验。

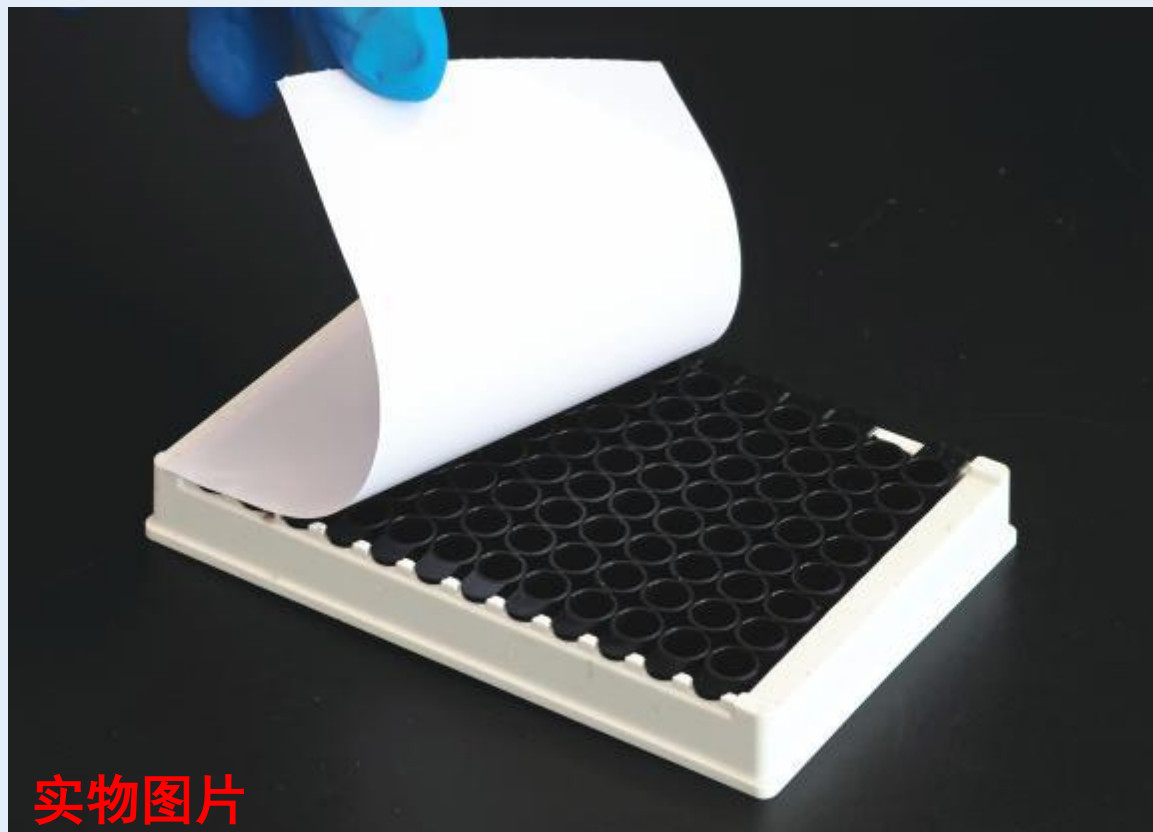

2.11 黑色遮光封板膜

产品名称：黑色遮光封板膜

产品型号：MRDC793B

常规尺寸：133mm*80mm (可定制尺寸)

使用厚度：75±10um

耐受温度：-20~60℃

产品包装：100片/盒，50盒/箱，每箱配刮卡20块

产品特点：

- 避光率：≥100%；
- 适合反光、遮光实验；
- 粘性好，PVC材质，可以反复撕贴3~5次；
- 自粘型，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于各种微孔板短时间密封存储，防止蒸发污染，适用于化学发光、荧光等避光实验。



2.12 酶标板封板膜

产品名称：酶标板封板膜

产品型号：MRDC793HM

整张尺寸：118.5mm*100mm

单条尺寸：8.75mm*94mm(可定制尺寸)

使用厚度：190±10um

耐受温度：-20~120℃


产品包装：50片/包，100包/箱

产品特点：

- 蒸发率≤3%；
- 可拆条，自粘型，耐150℃高温热压封膜；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 易于应用和去除，不留胶；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于八连管或可拆分96孔板、可拆分酶标板封装、存储、实时荧光定量PCR及ELISA实验应用等；

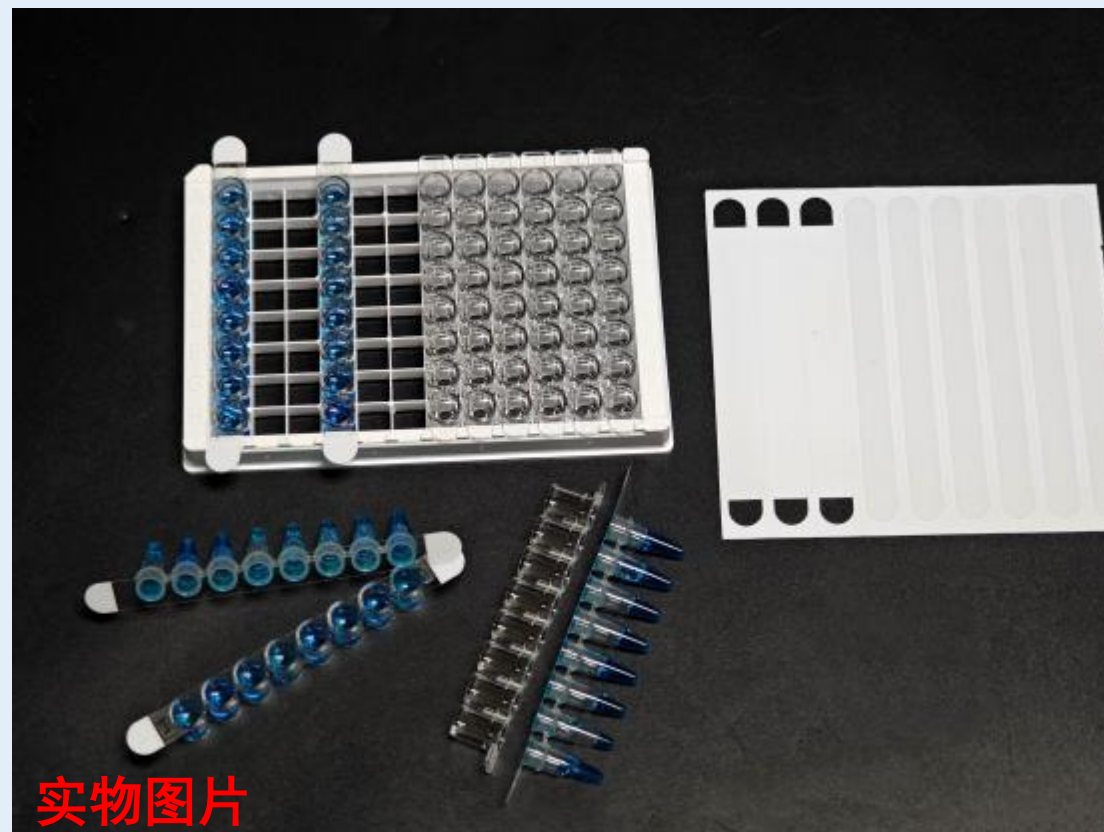

自粘胶系列

2.13 易撕-可穿刺自粘铝箔封板膜

产品名称：易撕-可穿刺自粘铝箔封板膜

产品型号：MRDC792N-1

常规尺寸：133mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：75±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可单孔吸头穿刺；
- 自粘型，可剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于各微孔板冷冻存储、临时封装，粘性密封，适用于化学发光、荧光等避光实验。

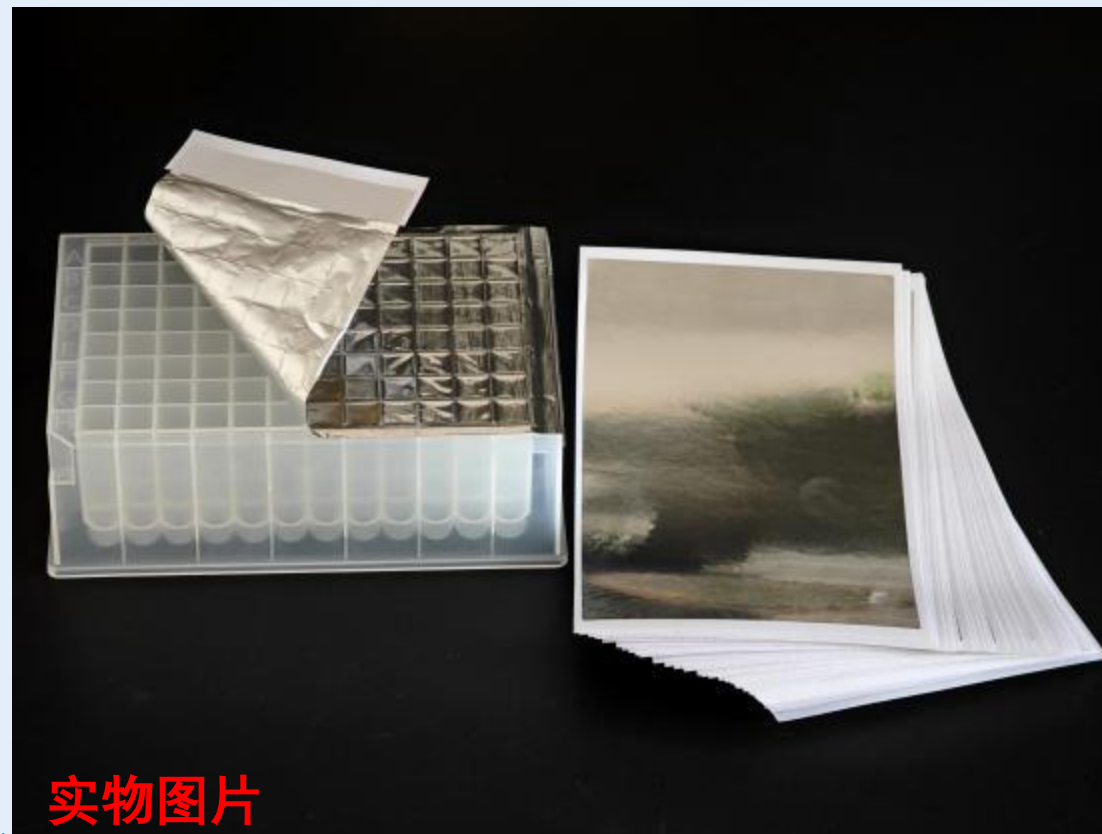

自粘胶系列

2.14 可穿刺-自粘铝箔封板膜

产品名称：可穿刺-自粘铝箔封板膜

产品型号：MRDC792N-2

对标品牌：QuantiGene™ -QS0507

常规尺寸：146mm*83mm(可定制尺寸)

使用厚度：75±10um

耐受温度：-40~120℃


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可单孔吸头穿刺；
- 自粘型，不好剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
 - 可牢固地将样品密封在微孔板的孔中，减少样品泄漏、蒸发以及孔间污染。

产品应用：

- 用于各微孔板冷冻存储、临时封装，粘性密封，适用于化学发光、荧光等避光实验。

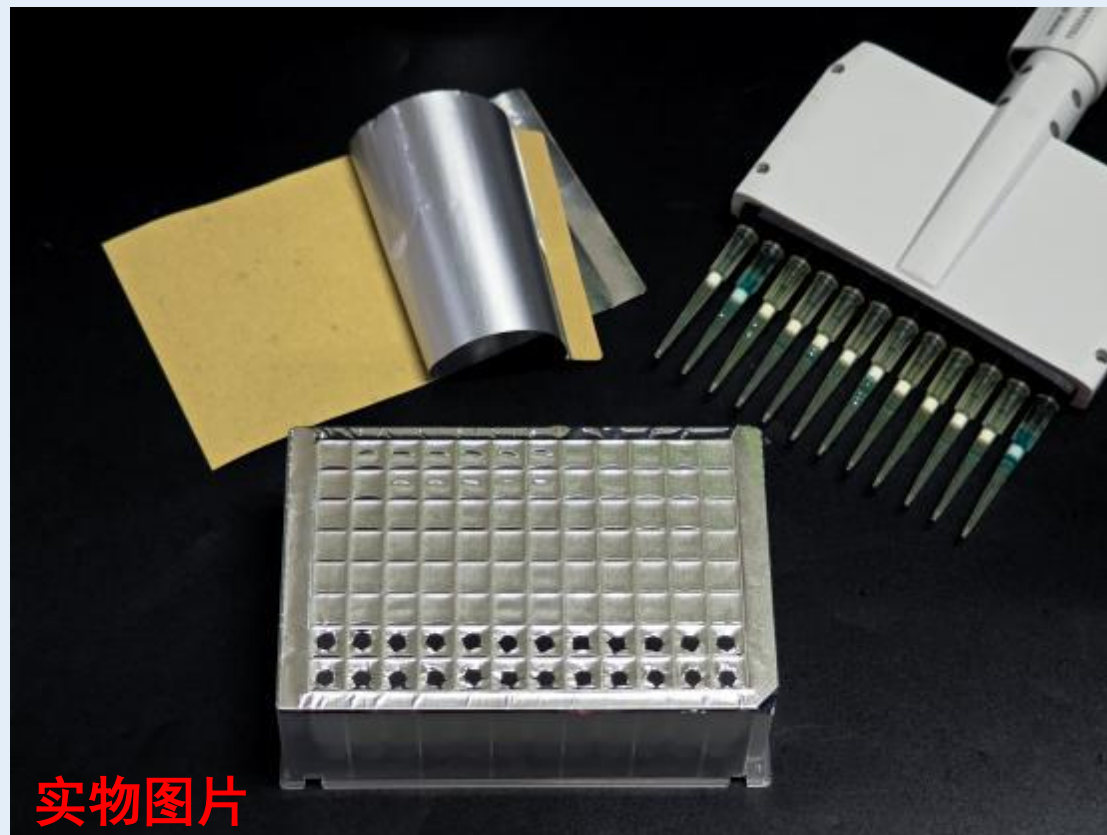

实物图片

热封胶系列

3.01 易撕-光面铝箔封板膜 (110um)

产品名称：易撕-光面铝箔封板膜

产品型号：MRDC792

常规尺寸：125mm*83mm(可定制尺寸)

使用厚度：110±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

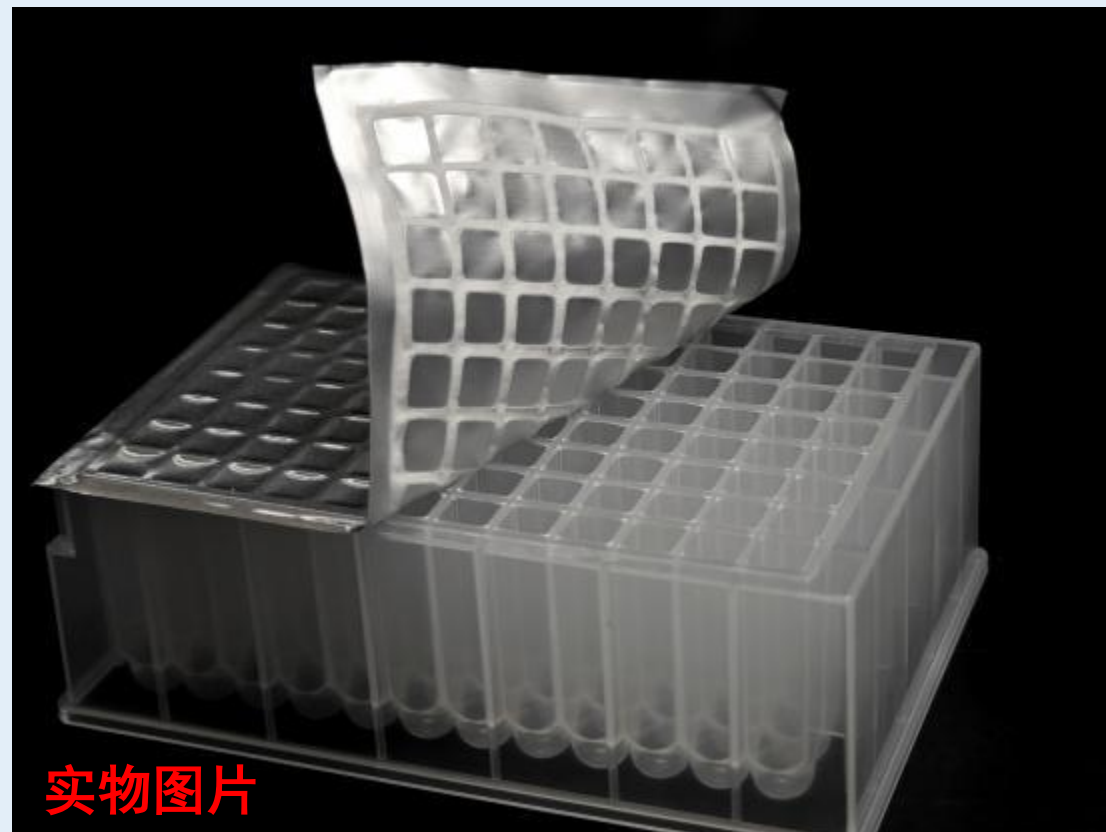

实物图片

热封胶系列

3.02 可穿刺-光面铝箔封板膜 (100um)

产品名称：可穿刺-光面铝箔封板膜

产品型号：MRDC792C

常规尺寸：125mm*83mm(可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可单孔穿刺，可轻松揭开；
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

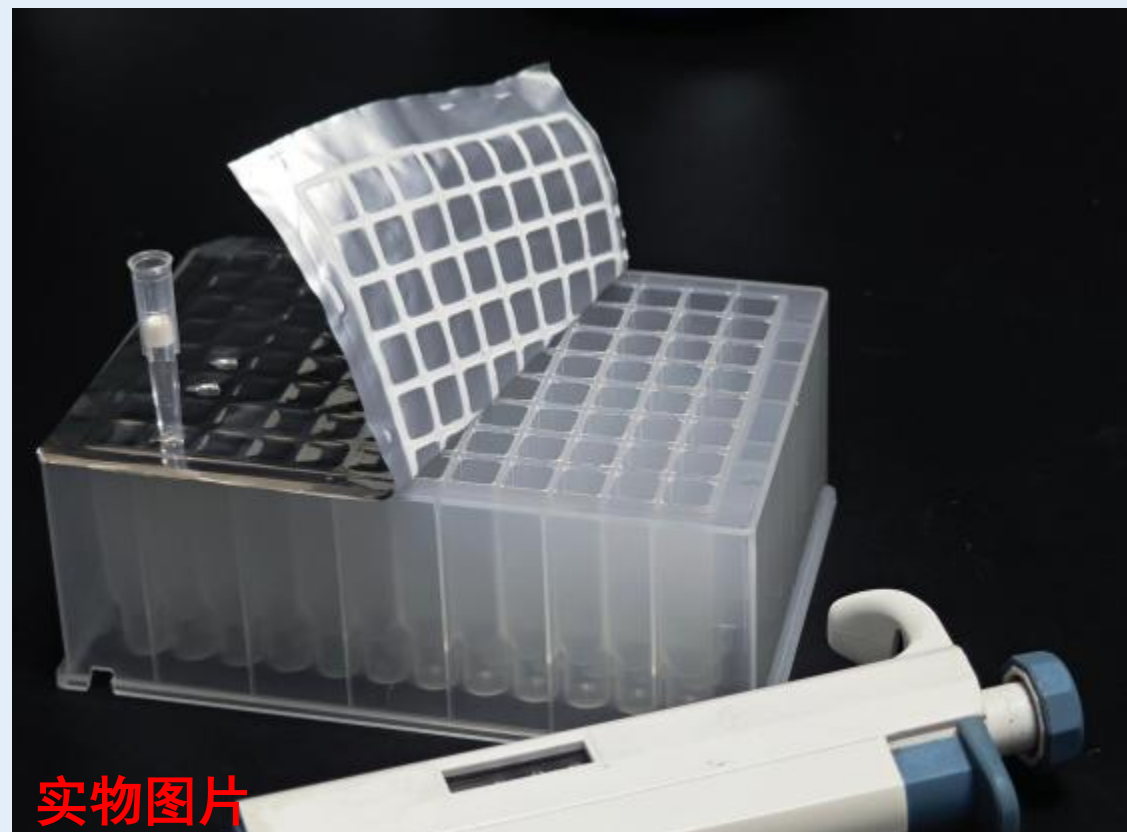

实物图片

热封胶系列

3.03 强力-铝箔封板膜 (120um)

产品名称：强力-铝箔封板膜

产品型号：MRDC792S

对标品牌：4titude-0592、VITL-V90100 1

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：120±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 耐DMSO溶剂；
- 耐95℃，30分钟以上金属浴和水浴；
- 可撕开，不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

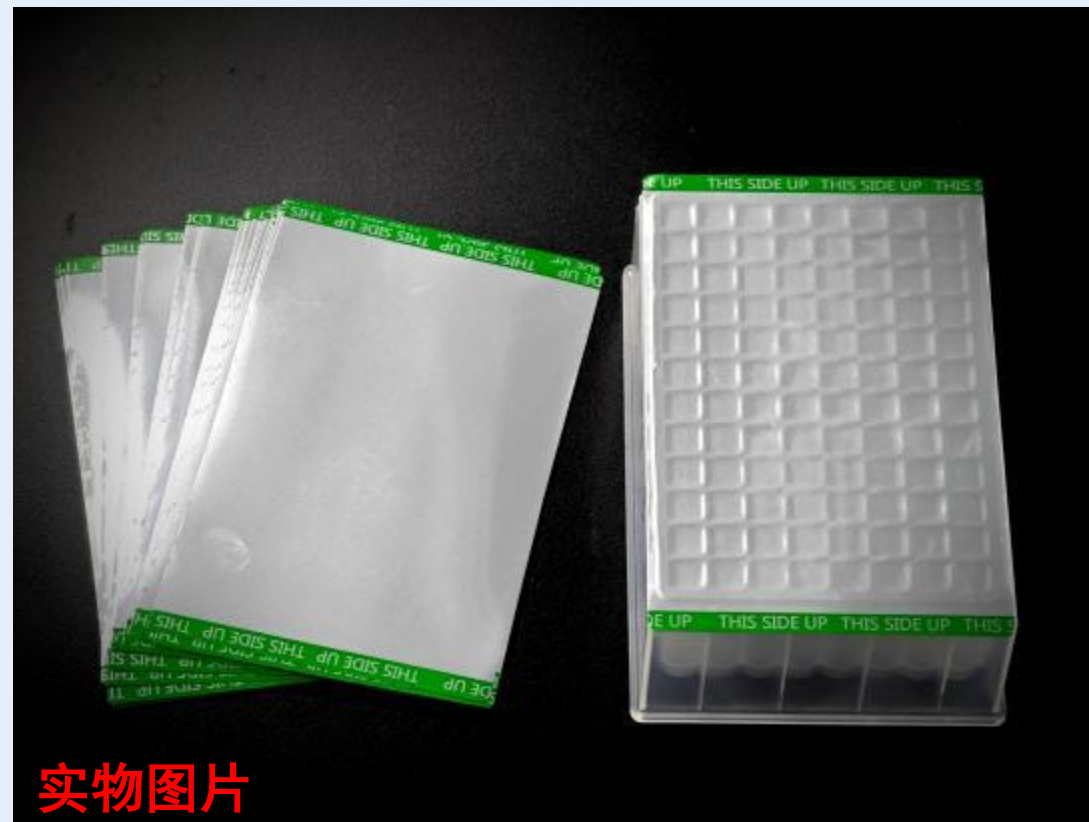

实物图片

热封胶系列

3.04 易撕-压纹铝箔封板膜 (110um)

产品名称：易撕-压纹铝箔封板膜

产品型号：MRDC792Y

常规尺寸：125mm*83mm(可定制尺寸)

使用厚度：110±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 防静电吸附；
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受95%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

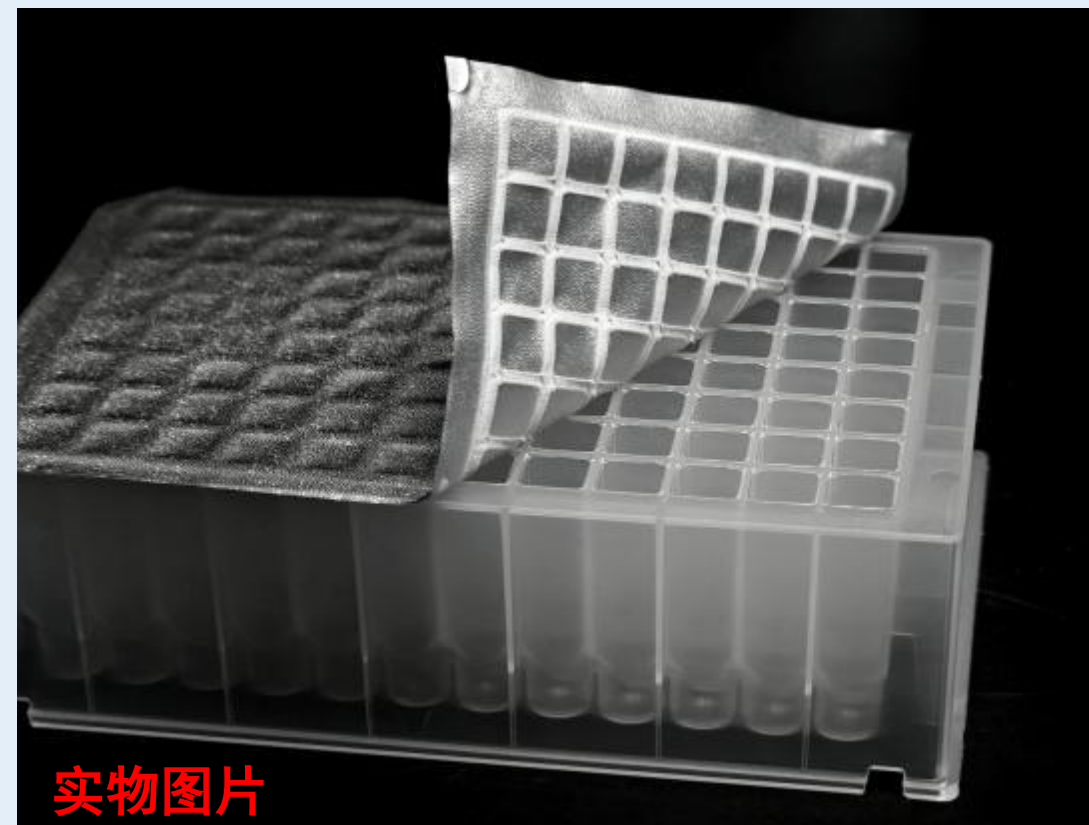

3.05 PS铝箔封板膜

产品名称：PS铝箔封板膜

产品型号：MRDC792PS

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：170~190℃，3秒钟


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可封PS、PC材质微孔板
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

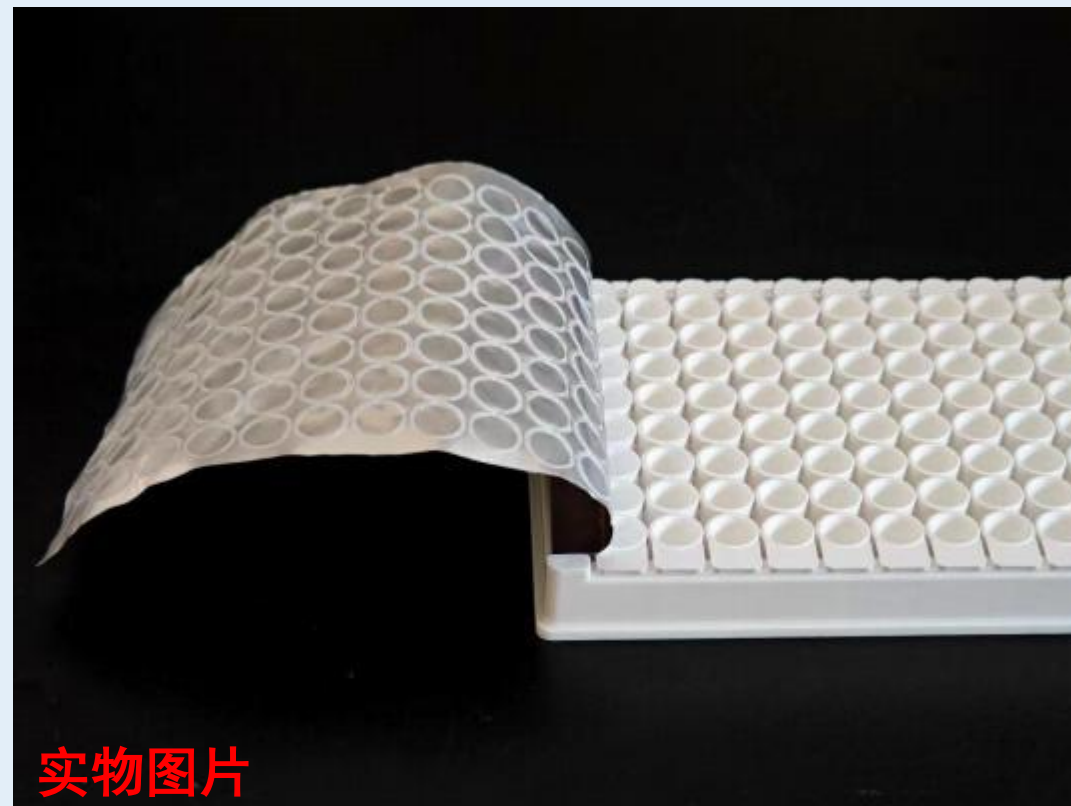

实物图片

热封胶系列

3.06 易撕-铝箔封板膜 (50um)

产品名称：易撕-铝箔封板膜

产品型号：MRDC792-1

对标品牌：4titude-0585

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：50±10um

耐受温度：-80~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 溶剂型，易撕且不破烂；
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-200℃氮气急速冷冻；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受95%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 耐受95%以上浓度酒精、DMSO溶剂腐蚀30天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

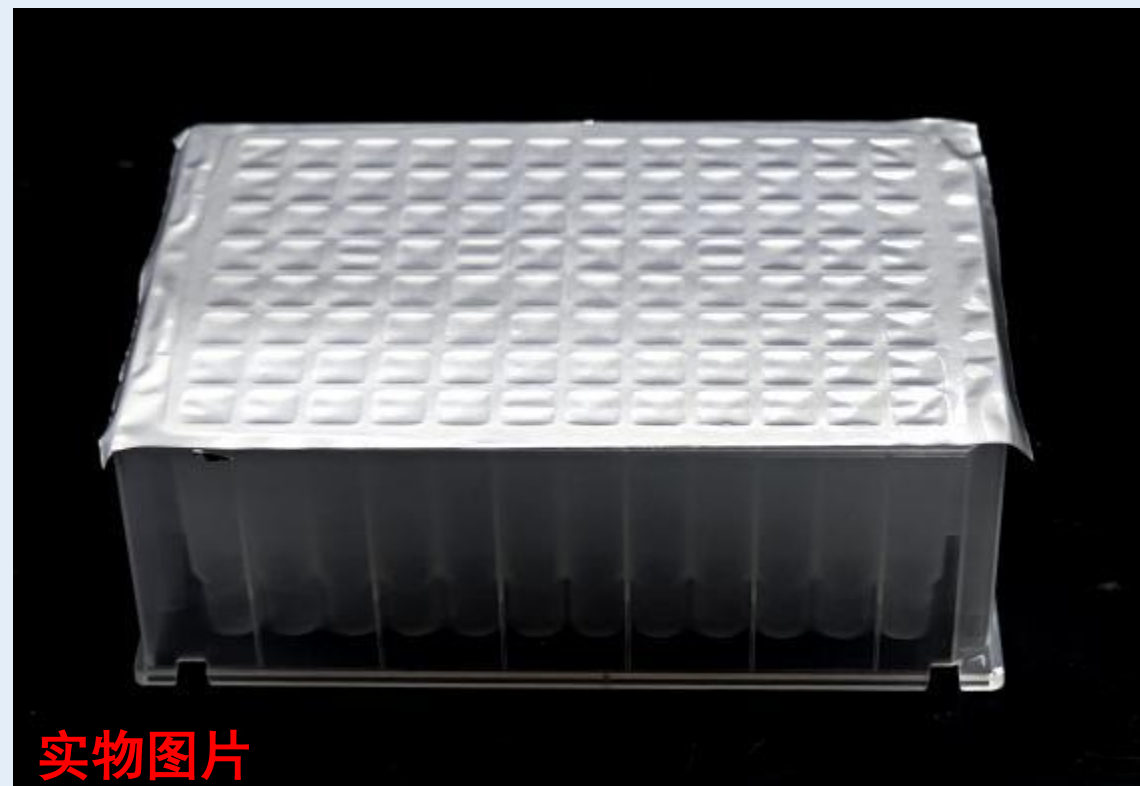

实物图片

热封胶系列

3.07 可穿刺-铝箔封板膜 (35um)

产品名称：可穿刺-铝箔封板膜

产品型号：MRDC792C-1

对标品牌：4titude-0535

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：35±10um

耐受温度：-80~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟

产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱


产品特点：

- 可96孔同时穿刺；
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-200℃氮气急速冷冻；
- 耐受-80℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受95%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 耐受95%以上浓度酒精、DMSO溶剂腐蚀30天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，自动工作站移液，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

实物图片

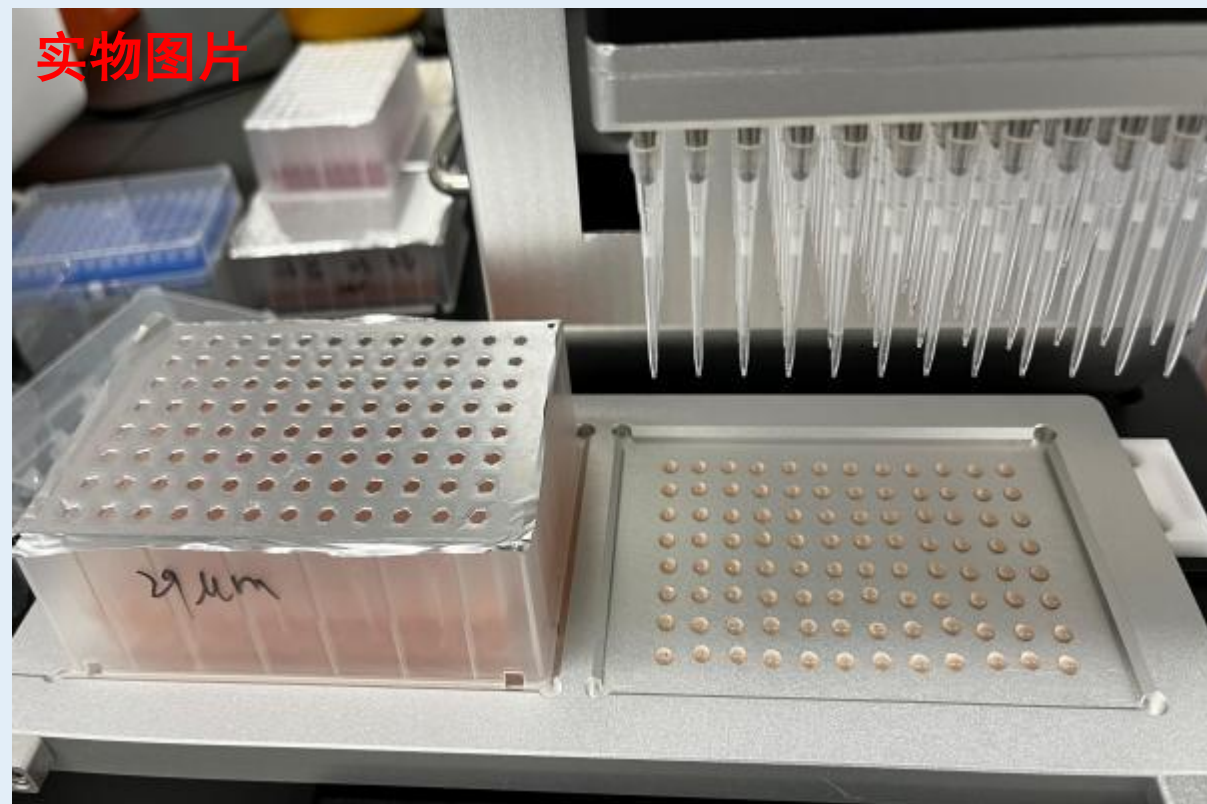

热封胶系列

3.08 可穿刺-铝箔封板膜 (35um)

产品名称：可穿刺-铝箔封板膜

产品型号：MRDC792C-1B

对标品牌：4titude-0535

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：35±10um

耐受温度：-80~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可96孔同时穿刺；
- 易剥离，不拉丝、不分层、不断层；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-200℃氮气急速冷冻；
- 耐受-80℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受95%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 耐受95%以上浓度酒精、DMSO溶剂腐蚀30天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，自动工作站移液，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

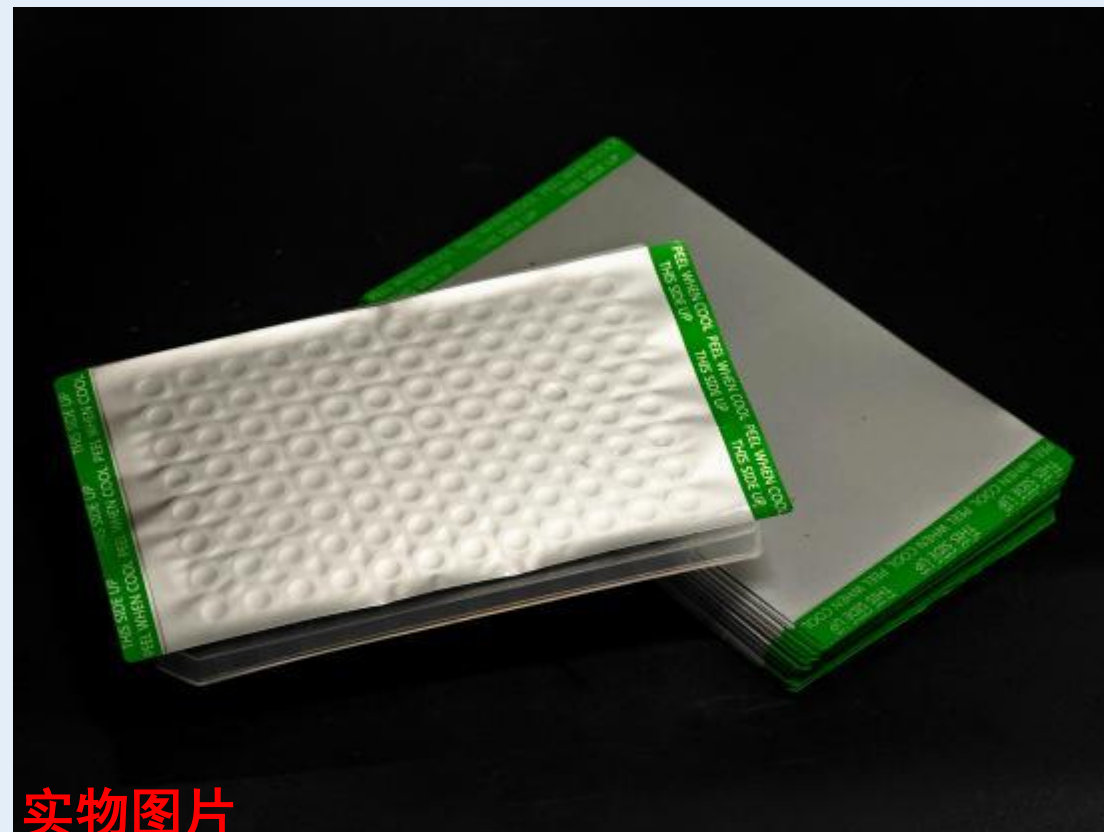

实物图片

热封胶系列

3.09 可穿刺-铝箔封板膜 (25um)

产品名称：可穿刺-铝箔封板膜

产品型号：MRDC792C-20

对标品牌：4titude-0530/Vitl9003

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：25±5um

耐受温度：-80~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可96孔同时穿刺；
- 易剥离，不拉丝、不分层、不断层；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-200℃氮气急速冷冻；
- 耐受-80℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受95%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 耐受95%以上浓度酒精、DMSO溶剂腐蚀30天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，自动工作站移液，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

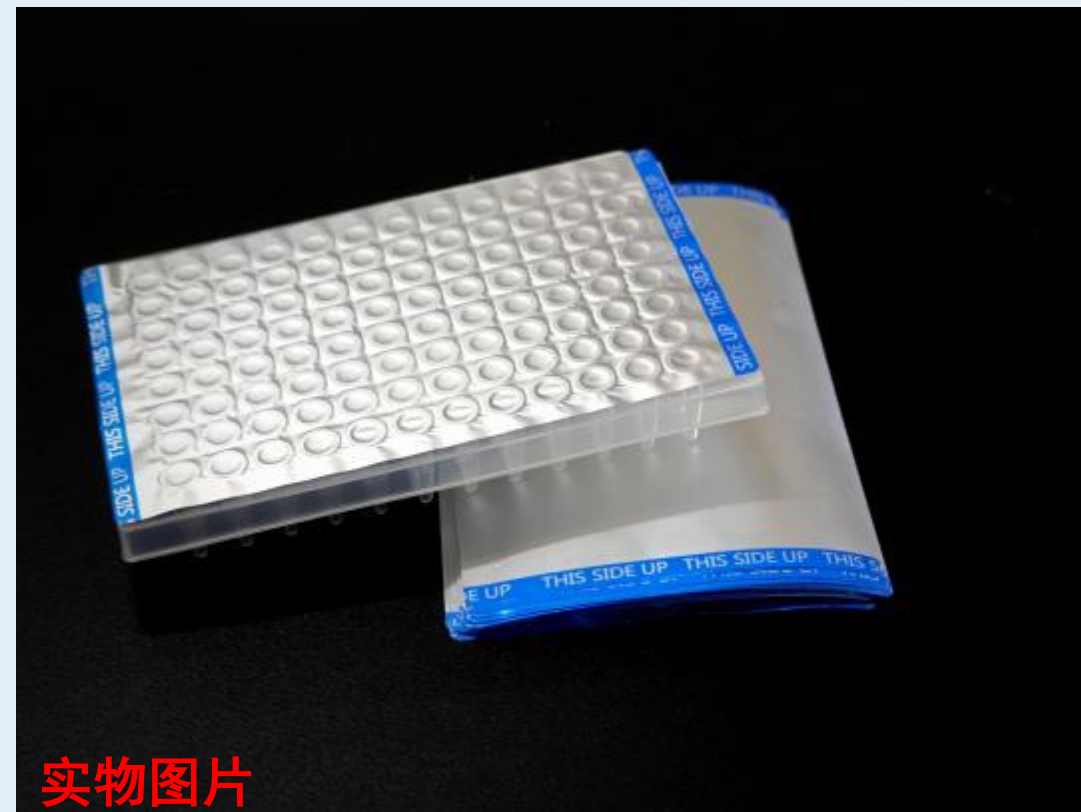

实物图片

3.10 高透热敏封板膜

产品名称：高透热敏封板膜

产品型号：MRDC796

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：160~170℃，3秒钟

产品包装：100片/盒，50盒/箱


产品特点：

- 蒸发率≤3%，可剥离；
- 热封前雾面，热封后高透状态；
- 不卷曲，不弯曲，不留胶；
- 可封PP、PS材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 透光率≥90%以上，适用国内外品牌荧光定量扩增仪；
- 无自发荧光，无初粘，不粘手套，热封后强粘性；
- 极强粘性吸附，密封性好，可在热循环过程或样品保存过程中有效防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染；

产品应用：

- 用于荧光定量QPCR检测，临时密封储存，适用于384/96孔无裙边/半裙边/全裙边、深孔板、培养板等；

实物图片

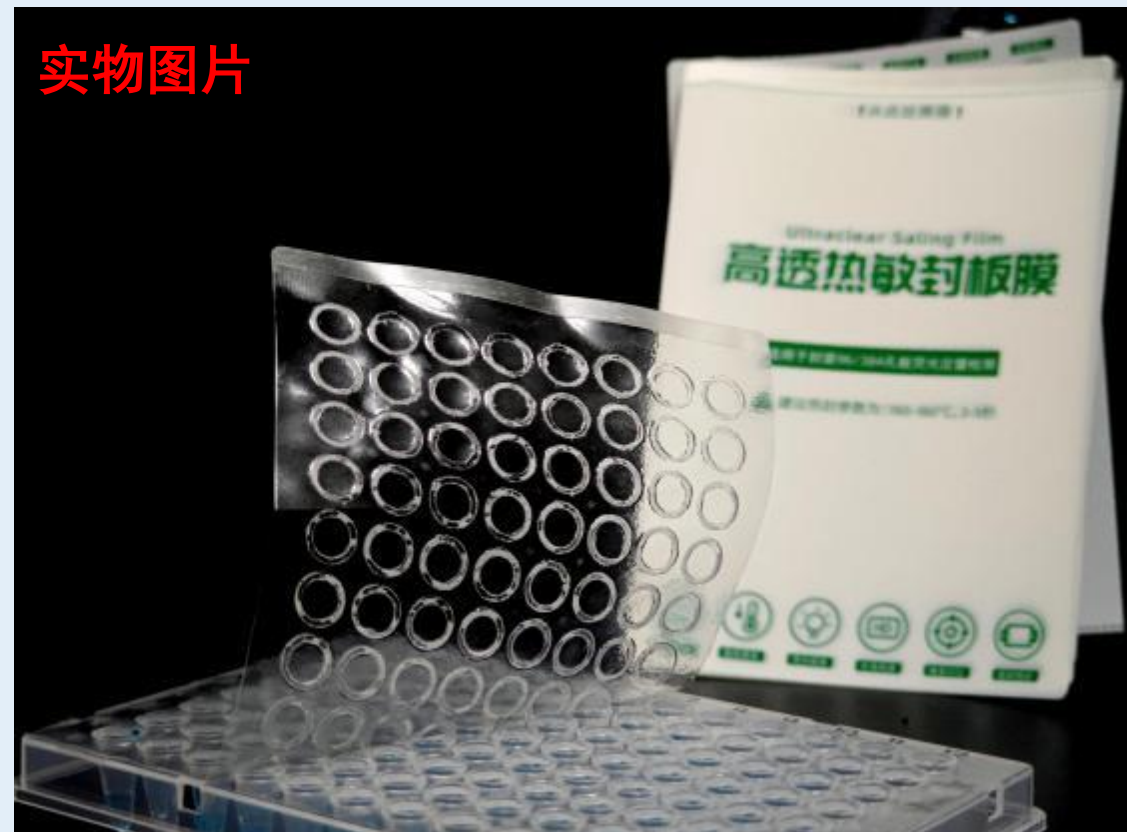

3.11 透气热封膜

产品名称：透气封板膜

产品型号：MRDC796T

对标品牌：4titude-0585

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：95±10um

耐受温度：-40~60℃

热封参数：160~170℃，3秒钟


产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 疏水型，有效阻隔污染源；
- 自粘型，粘性好，易剥离，不留胶；
- 不溢胶，不粘袋子，不卷曲，不弯曲；
- 可封PP、PE、PS、PC材质微孔板；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；
- 孔径较大，透气率更大，可实现气体交换且有效阻止样本的蒸发；

产品应用：

- 用于各种微孔板有氧培养，蛋白诱导实验，细胞等培养实验；不能用于长时间样品密封保存。

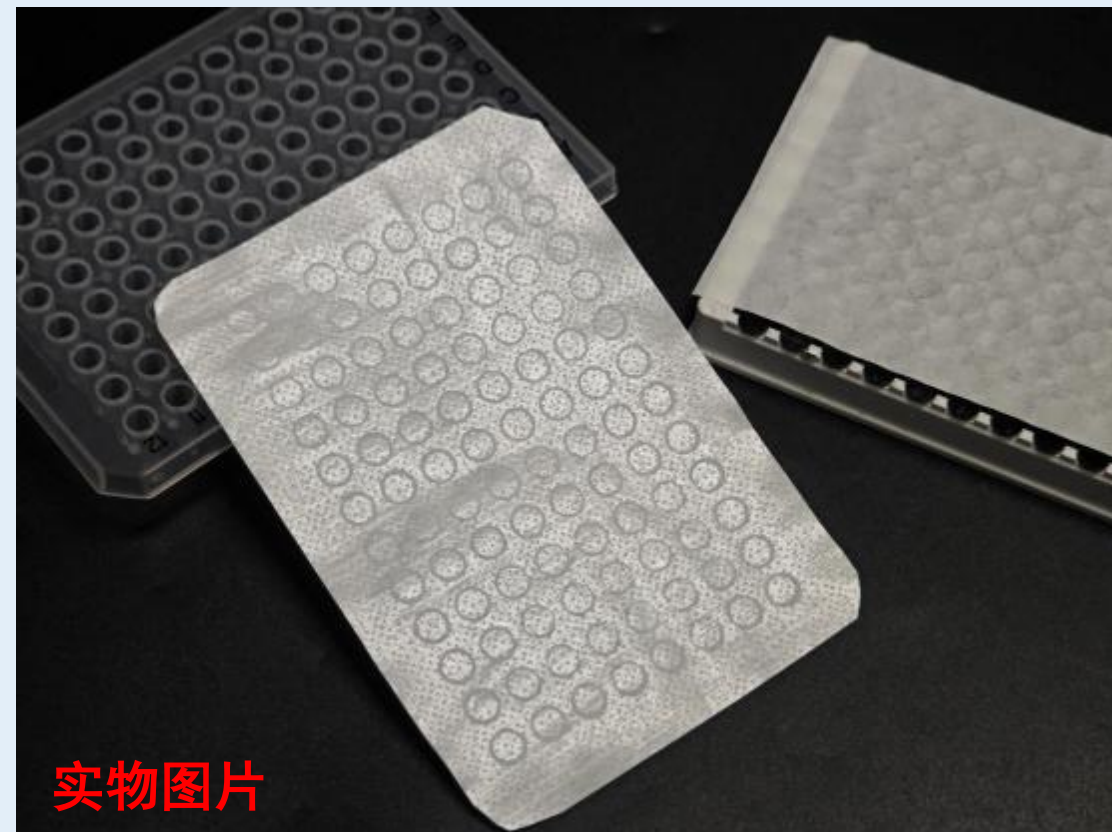

热封胶系列

3.12 强力-透明热封膜 (50um)

产品名称：强力-透明热封膜（50um）

产品型号：MRDC796H

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：50±5um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：170~180℃，3秒钟

产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 透光率≥88%，可QPCR荧光定量检测；
- 耐DMSO溶剂；
- 耐95℃，30分钟以上金属浴和水浴；
- 不可撕、可穿刺；
- 耐受55℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
 - 耐受真空负压0.05Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-80℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；
- 适用于微流控芯片封装。



实物图片

热封胶系列

3.13 强力-透明热封膜 (90um)

产品名称：强力-透明热封膜（90um）

产品型号：MRDC796F

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：90±5um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：170~180℃，3秒钟

产品包装：100片/盒，50盒/箱

产品特点：

- 透光率≥88%，可QPCR荧光定量检测；
- 耐DMSO溶剂；
- 耐95℃，30分钟以上金属浴和水浴；
- 不可撕、可穿刺；
- 耐受55℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
 - 耐受真空负压0.05Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-80℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；
- 适用于微流控芯片封装。



实物图片

热封胶系列

3.14 透明封板膜 (100um)

产品名称：透明封板膜

产品型号：MRDC796TM

常规尺寸：125mm*80mm(可定制尺寸)

使用厚度：100±10um

耐受温度：-40~120℃

热封参数：155~180℃，3秒钟


产品包装：100片/袋/盒，50盒/箱

产品特点：

- 可轻松揭开；
- 不拉丝、不分层、不断层；
- 封口纹路清晰，易撕且不破烂；
- 耐受60℃高温烘烤30天以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受真空负压-0.1Mpa，10min以上不爆裂，不窜孔；
- 耐受-86℃以下长期储存不爆裂，不窜孔；
- 耐受75%以上浓度酒精、一般溶剂腐蚀15天以上；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 用于试剂封装密封储存，防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染适用于384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；

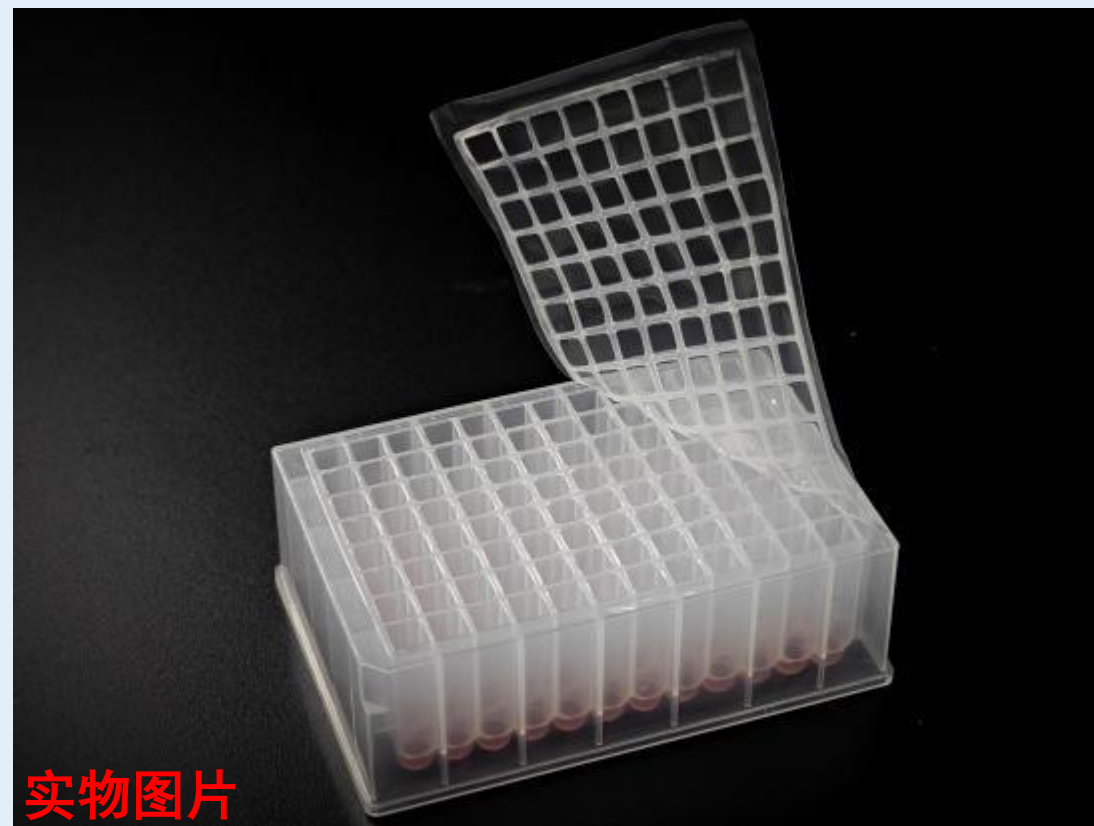


实物图片

热封胶系列

3.15 卷膜-铝箔热封板膜

产品名称：卷膜-铝箔热封膜

常规尺寸：80mm/115mm/250mm可定制各种宽度和米数

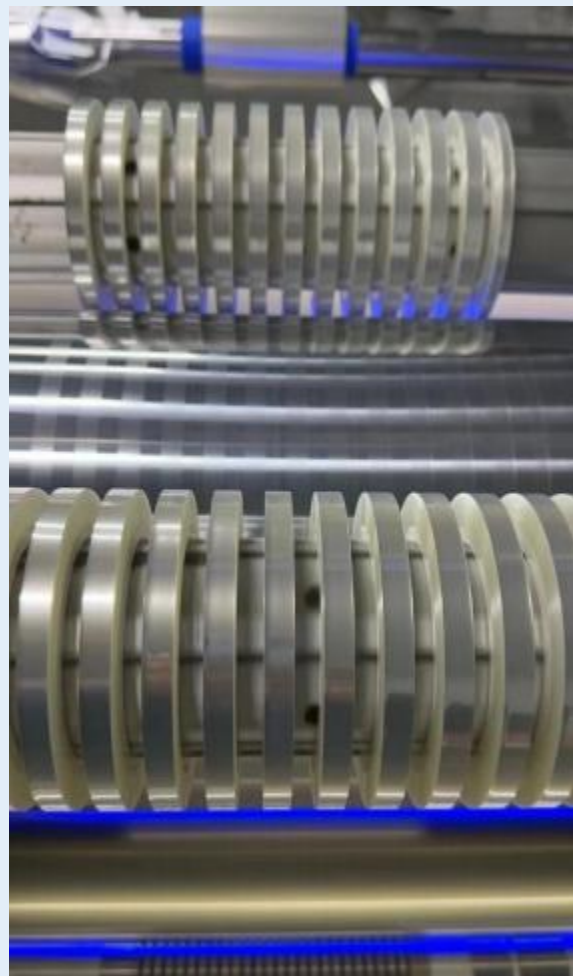

硅胶胶系列

4.01 可重复使用PCR密封垫

产品名称：可重复使用PCR密封垫

产品型号：MRDC799

对标品牌：BioRad-MSP1003

常规尺寸：124mm*82mm(可定制尺寸)

使用厚度：1.8mm±0.2mm

耐受温度：-40~120℃

产品包装：10片/袋

产品特点：

- 蒸发率≤8%；
- 耐温≤120℃；
- 重复使用≥10次以上；
- 可用10%漂白剂擦拭，或酒精冲洗；
- 背胶粘性强，可反复撕贴，95℃高温不脱胶、不留胶、不分层；
- 无DNase、无RNase及无污染，非灭菌（可做灭菌）；

产品应用：

- 适用于国内外品牌全自动PCR仪拱形或平面密封盖。



实物图片